

孟加拉红琼脂平板使用说明书

【货号】 CM164-07

【用途】 用于霉菌和酵母菌的计数。(GB 标准)

【规格】 100mL/袋×10

【成分】 (每升)

蛋白胨	5.0g
葡萄糖	10.0g
磷酸二氢钾	1.0g
硫酸镁 (无水)	0.5g
孟加拉红	0.033g
氯霉素	0.1g
琼脂	20.0g

【原理】

蛋白胨在培养基中作为营养物质提供菌体生长所需氮源等；葡萄糖作为能源；磷酸盐作为缓冲剂；镁盐促进菌体的生长；孟加拉红可抑制细菌的生长，也可限制繁殖快的霉菌菌落的大小和高度，此外还作为着色剂，霉菌或酵母菌吸收后便于菌落的观察；氯霉素为抗生素可抑制细菌的生长；琼脂作为凝固剂。

【用法】

取独立包装袋置于 95℃-100℃水浴中直至培养基完全溶解 (10-15min，水浴容器须敞口加热)，待培养基冷却至 46℃左右时，于无菌状态下用酒精棉球擦拭袋子封口处，撕开顶部塑封部位后倾注平板备用。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	参比培 养基	方法	培养条件	质控结果
酿酒酵母 ATCC 9763	50-250	SDA	定量	28℃±1℃ 5d	PR≥0.7，奶油色 菌落
酿酒酵母 CICC 33471 [CMCC(F) 98071]					
黑曲霉 ATCC 16404					PR≥0.7，白色菌 丝，黑色孢子
黑曲霉 CICC 2089 [CMCC(F) 98029]					
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	—	—	半定量		G≤1
金黄色葡萄球菌 CICC 25018 [CMCC(B) 26305]					
大肠埃希氏菌 ATCC 25922					
大肠埃希氏菌 CICC 25012 [CMCC(B) 43201]					

【保存】

2-8℃冷藏避光保存 6 个月。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。