

0.1%煌绿使用说明书

【货号】 P-73

【用途】

1. 用于配制四硫磺酸钠煌绿增菌液 (FDA BAM、GB、SN 标准);
2. 用于配制 Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤(GB);
3. 用于配制四硫磺酸钠亮绿增菌液 (药典);
4. 用于配制亚硒酸盐煌绿增菌液。

【规格】 1mL/支×20

【成分】

煌绿

【用法】

1. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM203 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础中, 混合均匀后制成四硫磺酸钠煌绿增菌液, 现配现用, 不宜久置;
2. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 45℃的 CM203B Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤基础中, 混合均匀后制成 Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤, 现配现用, 不宜久置;
3. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CP203A 四硫磺酸钠亮绿增菌液基础中, 混合均匀后制成四硫磺酸钠亮绿增菌液, 现配现用, 不宜久置;
4. 无菌加入 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 200mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM237 亚硒酸盐煌绿增菌液基础中, 混合均匀后制成亚硒酸盐煌绿增菌液, 如果检测蛋白蛋干样品, 应将 pH 调至 8.2 ± 0.1 使用, 冰蛋品将 pH 调至 7.0 ± 0.1 。

【保存】

2-8℃避光保存一年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。

