

GAD 反应液使用说明书

【货号】 P-94

【用途】

用于大肠杆菌(谷氨酸脱羧酶法)的快速检测(SN 标准)。

【规格】 20 支

【成分】

L-谷氨酸、溴甲酚绿、氯化钠、曲拉通

【用法】

在沉淀物中加入一支 GAD 反应液，充分振荡混合后置于 35°C±1°C 培养，4h 内观察反应结果。

【保存】

2-8°C 避光保存一年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。