



CM1008 金胺 O 染色液说明书

[染液]

金胺 O 染色液

0.5%盐酸酒精

5g/L 高锰酸钾溶液

[使用方法]

- 1、涂片，自然干燥固定，滴加金胺 O 染色液染色 15min，水洗；
- 2、用 0.5%盐酸酒精脱色 2min，水洗；
- 3、滴加 5g/L 高锰酸钾溶液，3min 后水洗，晾干，用荧光显微镜镜检。

[结果]

采用蓝紫色光源荧光显微镜观察：背景为蓝绿色，抗酸菌呈亮黄色

[注意事项]

- 1、一般采用高倍镜能显示出抗酸菌的菌体特征，便于判定结果；
- 2、应用阳性标本对照。