



庖肉牛肉粒使用说明书

【货号】 CM607

【用途】 用于配制庖肉培养基；

【规格】 100g/瓶

【成分】 牛肉

【用法】

- 1、加入 CM607 庖肉牛肉粒于试管中 1cm-2cm 高，加入还原铁粉 0.1g-0.2g 或铁屑少许于 15mL CM605A 庖肉培养基基础中，加入液体石蜡覆盖培养基 0.3-0.4cm，121℃高压灭菌 20min，制成庖肉培养基。
- 2、加入 CM607 庖肉牛肉粒于试管中 2cm-3cm 高，加入还原铁粉 0.1g-0.2g 或铁屑少许于 CM605 庖肉培养基基础中，液体培养基超过牛肉粒表面 1cm，加封液体石蜡，121℃高压灭菌 15min，制成庖肉培养基。

【保存】

阴凉干燥处保存 3 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。