



氯化血红素使用说明书

【货号】 P-84A

【用途】

- 1、用于弯曲菌的 TTC 试验。（GB 标准）
- 2、用于双歧杆菌有机酸代谢产物的气相色谱分析。（GB 标准）

【规格】 0.5mg/支×5

【成分】

4% TTC

【用法】

- 1、临用前往 CM129 TTC 琼脂基础中加入 TTC 0.4g/L，氯化血红素 0.005g/L，维生素 K1 0.001g/L，混匀后备用。
- 2、每 40mL CM1521 PYG 液体培养基基础中无菌加入 2 支 P-84A 氯化血红素和 4 支 P-85A 维生素 K1。

【保存】

2℃-8℃避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。