



40%尿素水使用说明书

【货号】 CM220

【用途】

- 1、用于配尿素琼脂;
- 2、用于配制动力-吡啶-尿素培养基 (MIU);
- 3、用于配制 Rustigian 氏尿素培养基;

【规格】 5mL/支×10

【成分】 尿素

【用法】

- 1、无菌加入 CM220 40%尿素水 1 支至 95mL 高压灭菌后冷却至 55℃的 CM212 尿素琼脂基础中, 混合均匀后制成尿素琼脂;
- 2、无菌加入 CM220 40%尿素水 1 支至 100mL 高压灭菌后冷却至 55℃的 CM224 动力-吡啶-尿素培养基基础中, 混合均匀后制成动力-吡啶-尿素培养基;
- 3、无菌加入 CM220 40%尿素水 1 支至 100mL 高压灭菌后冷却至 50℃的 CM239 Rustigian 氏尿素培养基基础中, 混合均匀后 Rustigian 氏尿素培养基;

【保存】

2℃-8℃避光保存 1 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。